

上海鑫睿实验室设备系为您提供从实验室建设咨询、技术研发、工艺设计、智造生产、EPC（工程总承包）、项目管理及后期运维服务为一体的“一站式”实验室全流程解决方案！自创品牌 “Sinrise”

“鑫睿”，20年实验室设备系统供应商，实验室设计改造,家具定制,实验仪器设备,耗材一体化服务商。
如果您想新建、改建、扩建实验室，以更好地适应您团队或研究的需求，请访问我们的网站或致电服务热线18621564269

1.药品柜.....	2
1.1 全钢药品柜SRG-YP-SV.....	2
1.2 全木药品柜SRG-YP-WD.....	2
1.3 铝木药品柜SRG-YP-LW.....	3
1.4PP 药品柜SRG-YP-PP.....	4
1.5 药品柜，自抽风型SRG-YP-PZ.....	6
2.器皿柜.....	8
2.1 钢制器皿柜SRG-QM-SV.....	8
2.2 全木器皿柜SRG-QM-WD.....	9
3.....	更衣柜
.....	10
3.1 不锈钢更衣柜SRG-GY-SS.....	10
3.2.全钢更衣柜SRG-GY-SV.....	11
4.....	文件柜
.....	12
4.1. 全钢文件柜SRG-WJ-SV.....	12
4.2. 全木文件柜SRG-WJ-WD.....	12
5.安全柜防酸防燃柜SRG-FB-SV.....	13
6.气瓶柜SRG-QP-SV.....	15
7.密集柜SRG-MJ-SV.....	16



1. 药品柜

1.1 全钢药品柜 SRG-YP-SV

基材:选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰白色，柜体钢材基本厚度应达到或优于 1.0mm；

表层:采用静电粉末喷塑, 无有机溶液, 无污染. 静电粉末喷塑, 环保无毒害, 无气味, 采用钢制层板可调; **铰链:**

采用钢制合页铰链;

门板把手:采用具备双锁双钥匙的安全把手, 以符合危险品双重管制要求; **底脚:**

采用子弹头调节脚, 使药盘架放置平稳;

保养说明:可湿布清洁, 再用干布擦净水分, 不易清洁部分可先用牙膏涂抹后再清洁。

常见尺寸:

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-YP-SV	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图:



1.2 全木药品柜 SRG-YP-WD

结构:采用厚 18mm 国产防水板制作, 见光面贴 0.8mm 进口防火板, 柜内经白色国产防火板高压, 并封边条采热熔胶防水封边处理。承重不低于 30KG/层。前缘边缘以硬质塑料 PP 边条, 采热熔胶防水封边批覆处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。中层及下层底板采用 6 mmT(含)以上耐酸碱化学板, 前缘



以硬质塑料 PP 板边条，采热熔胶防水封边批覆处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。柜内附层板随意调整高度使用。

玻璃：采用 5 mm 厚(含)以上透明钢化玻璃。玻璃压条采用 5 mm(含)以上 PVC 压条。组装时须以无色透明硅胶胶着固定。附设门锁以利药品管制。铰链：采用开口角度为105度。

把手：不锈钢一体成型把手或灰白色内凹式拉手或黑色一体拉手。

层板：采用 6 mm 厚(含) PP 耐化学板，并处理沿边不得有毛刺等存在，以便放置不同的药品。中层的带空隔板略有倾斜，避免污染下层的药品，相对比较人性化，最底部柜内附有 PP 盛水托盘。

常见尺寸：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-YP-WD	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图：





1.3 铝木药品柜 SRG-YP-LW

框架: 立柱采用 37mm*34mm*1.2mm 铝合金型材，连接件采用锌合金连接件。金属外框采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。



柜体：柜体衬板采用 16mm 三聚氰胺双饰面板； **柜门：**

采用18mm 板内镶5mm 玻璃；

层板：采用18mm 三聚氰胺双饰面板外镶专用加固铝合金。使层板更耐用，永不变型弯曲。**铰链：**采用

广东克希尔弹簧铰链，具自动关闭、105 度方向调整功能，表面防锈处理

拉手：采用进口实验室专用铝合金一体成型把手 **锁具：**

防撞断锁，安全平头型。

调整脚、踢脚板：采用 ABS 调整脚、踢脚板，可调高度，防滑减震。

常见尺寸：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-YP-LW	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图：





1.4PP 药品柜 SRG-YP-PP

柜板，柜门，层板，铰链均为 PP 材质，PP 材质有防水、耐化学药品强酸碱氧化之功能。

PP 挤出板材更具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。



产品介绍:

PP 药品柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。适用于实验室中有毒药品的存放。要将最小空间，存放最多物品，唯有将空间立体化，PP 免排气药品柜是绝对必要的选择。它不仅可存放大量的药品，采用内循环过滤吸附，大大降低环境污染。此外，另备有安全门锁，加强药品存放之安全控制。

产品特点：1. 有效管理实验室里的大量药品或样品。2. 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。3. 降低环境污染，维护使用者的健康。

材质规格：**本体**：采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色 PP 板(原装进口)承制，具永久性，厚度 8mm，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。

铰炼/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质 PP 聚丙烯材料制作。

调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。 **常用规格**：

可依客户需求定制。

常见尺寸：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
PG-YP-PP	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图:





以上四种材质的均可选配以下配件

选配：颜色款式多样，可根据客户需要订制其他规格尺寸；

选配：建议客户在放置易挥发或有毒有害危险品，均可配置风机及专用气体泄漏报警装置；

选配：此种柜体内选配 PP 隔板及托盘，特殊通风设计进出风口装置，防止不同试剂之间的污染；

1.5 药品柜，自抽风型 SRG-YP-PZ

净气型药品架为实验室工作台面上的大量烧杯及塑料瓶的提供了最终的放置解决方案，而这些杯瓶 往往会对



实验室造成污染并占据操作空间。


桌上型

加装底座型

壁挂型

净化实验室空气:过滤系统,其空气处理量为 75m³/h,相当于一天能净化一个约 20m³ 的实验室 4 次;节约工作台面的使用空间:它可暂时存放多达 16 瓶物质,这样既节省了空间又避免了物质因意外而溢洒在工作台上;一个容器放置的安全方案:容器可放在带有盛水盘的 812 药品架内,此盛水盘附有液体吸收材料。一个移除你实验室里有毒气体的方案:它装有一个 Captair 过滤系统和两个大型过滤器,能吸附 600 多种化学物质。更大的存放容量:模块化设计可将多件产品组合使用。



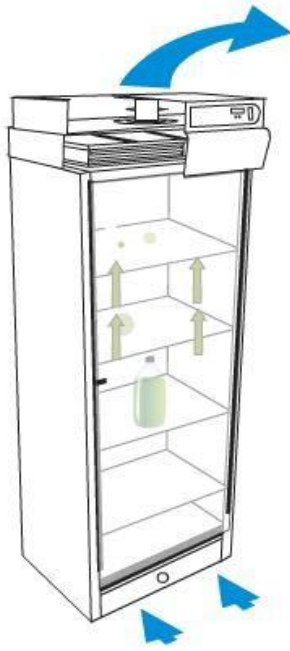

1- 负压气流

风机产生负压,实验室内空气从柜体底部进入柜内。

2- 气体过滤

试剂瓶内挥发出来的有害气体被气流带入过滤系统,由此,有害气体分子被过滤器所过滤。


3- 洁净空气回到室内

经过滤后,洁净空气回到室内。

4- 净化空气

不断过滤实验室内的空气。




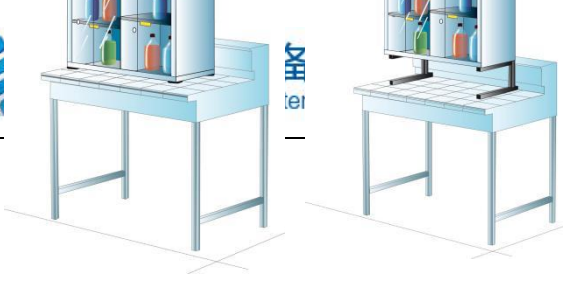

实验室设备系统供应商

"Sinrise" "鑫睿"

在一间 20m³ 的实验室内，每天能以 75m³/h 的空气处理量净化实验室空气 4 次。

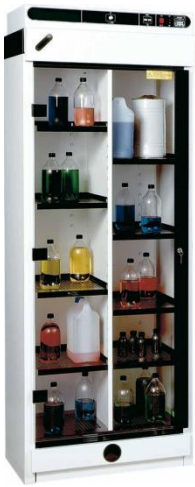

用于存放兼容性化学品

用于存放兼容性及非兼容性化学品存储

容量:100 瓶 1L 试剂瓶

存储容量:100 瓶 1L 试剂瓶

实验室空气得到净化：过滤后的空气所含气体浓度比官方限值要求低 100 倍。静音风机：49dBA；视线开阔：柜子带锁，透明门板，抗紫外；安装便捷，可放置于靠近实验员的方位；无需外接管路。



存放兼容或者非兼容化学品

存放兼容或者非兼容化学品

存放容量： 360瓶 1L容器

存放容量： 360瓶 1L容器

柜内的挥发的气体将被净化：经过滤器过滤排出的空气比职业安全官方限定的空气洁净度洁净 50 倍。

（防止了有毒排放物的聚集）超静音涡轮风机：只有 49 分贝；柜内存放物品一目了然：多亏防紫外线的透明的带锁的门。安装简便：无需任何外排管路。



18621564269



info@sinrise.cn



https://www.sinrise.cn



QQ : 2355607607



上海市青浦区五厍浜路 206 号 /

版权所有 侵权必究

版本 SR8005

第 1-12 页



2. 器皿柜

2.1 钢制器皿柜 SRG-QM-SV

结构:钢制柜体 1.2mmTH; 柜体主结构 a. 承重不低于 30KG/层; b. 中层及下层底板采用 6mm PP 托盘; c. 柜内附有排孔式设计以利层板随意调整高度使用。

门板:采用 5mm 透明钢化玻璃; 玻璃压条采用 5mmPVC 压条。

层板:采用 6mmPP 耐化学板, 设 30mm、50mm、70mm、100mm 标准孔, 也可按客户放置不同器皿开孔。边缘光滑整洁; 器皿内余水可沥至最下层集液盘。

铰链:采用开口角度为105度。

把手:不锈钢一体成型把手或灰白色内凹式拉手或黑色一体拉手。 常见尺

寸:

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-QM-SV	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图:





2.2 全木器皿柜 SRG-QM-WD

结构: 钢制柜体 1.2mmTH; 柜体主结构 a. 承重不低于 30KG/层。c. 中层及下层底板采用 6 mm(含)以上耐酸碱化学
板, 翻边 PP 托盘。d. 柜内附有排孔式设计以利层板随意调整高度使用。

玻璃: a. 采用 5 mm厚(含)以上透明钢化玻璃。b. 玻璃压条采用 5 mm(含)以上 PVC 压条。c. 组装时须以无色透明硅胶
胶着固定。d. 铰链: 采用开口角度为105 度。e. 把手: 不锈钢一体成型把手或灰白色内凹式拉手或黑色一体
拉手

层板: a. 采用 6 mm厚(含 PP 耐化学板, 有标准品的打孔板, 也可按客户放置不同器皿开孔, 并处理沿边不得有毛刺
等存在。b. 中层的带空隔板略有倾斜, 避免污染下层的药品, 可能存在的水渍随最低角滴 漏到最下层的盛水托盘相对
比较人性化。c. 最底板采用水盘式设计, 以便上层滴漏的水渍留存, 不会造 成整体的污染。当然也是我们的人性
化设计。

常见尺寸:

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-QM-WD	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图:



以上两种材质的均可选配以下配件

选配: 颜色款式多样, 可根据客户需要订制其他规格尺寸;



3. 更衣柜

3.1 不锈钢更衣柜 SRG-GY-SS

不锈钢柜体部分：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，全自动一体折弯成型，外形美观大方。**背板：**采用 1.0mm 厚优质不锈钢板。

铰链：采用优质不锈钢铰链，开启度为 180 度。**把手：**

不锈钢一体成型把手。

调整脚：不锈钢地脚，可调节。

锁具：配优质锁具。常见

尺寸：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-GY-SS	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图：



info@sinrise.cn

206号 / 版

se.cn

JR8005



3.2.全钢更衣柜 SRG-GY-SV

钢制柜体(包括层板、门板): 采用1.2mm 厚优质一级冷轧/镀锌钢板为基材, 全自动压模成型; 表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂处理, 表面无突出漆块, 光洁亮丽, 抗强酸强碱性能良好。

门板: 一般采用玻璃门或钢制门结构, 也可任意组合。内嵌玻璃为 5mm 厚安全玻璃。**铰链:**

采用开口角度为105 度。

把手: 不锈钢一体成型把手或灰白色内凹式拉手或黑色一体拉手

锁具: 配优质锁具。常见

尺寸:

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-GY-SS	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图:





4.文件柜

4.1.全钢文件柜 SRG-WJ-SV

基材: 选用优质冷轧钢板 1.0mmTH: 柜体主结构, 表面颜色为灰白色;

表层: 采用静电粉末喷塑, 无有机溶液, 无污染. 静电粉末喷塑, 环保无毒害, 无气味; 采用钢制层板可 调; 产品均采用优质冷轧板, 耐压, 强度大, 抗冲击不易形; 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑; 优质锁具, 开启灵活, 互开率极低; 新型合页, 柜门开启轻便; 扣手新颖个性, ABS 不易破碎;

底脚: 采用子弹头调节脚, 使药盘架放置平稳。

常见尺寸:

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-WJ-SV	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图:



4.2.全木文件柜 SRG-WJ-WD

结构: a 采用厚18mm 国产防水板制作, 见光面贴 0.8mm 进口防火板, 柜内经白色国产防火板高压, 并封边条采热熔胶防水封边处理。 b. 前缘边缘以硬质塑料 PP 边条, 采用热熔胶防水封边披覆处理, 封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 c. 中层及下层底板采用采用 6 mm厚封边三聚氰胺板, 前缘以硬质塑料 PP 板边条, 采热熔胶防水封边披覆处理,



封边条边缘部分须经锐角修饰处理。d. 柜内附层板随意调整高度 使用。

玻璃： a. 采用 5 mm 厚(含)以上透明钢化玻璃。 b. 玻璃压条采用 5 mm(含)以上 PVC 压条。 c. 组装时须以无色透明硅胶胶着固定。 d. 铰链：采用开口角度为105 度。 e. 附设门锁以利管制。 f. 把手：不锈钢一体成型把手或灰白色内凹式拉手或黑色一体拉手

层板： 采用 6 mm 厚封边三聚氰胺板，所有四边均热熔胶防水封边披覆处理。



常见尺寸：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-WJ-WD	900	450	1800	按空间需求定制

部分产品图：



选配：颜色款式多样，可根据客户需要订制其他规格尺寸。

5. 安全柜防酸防燃柜 SRG-FB-SV

柜体：防爆柜整体为双层 1.2mm 防火钢板构造，两层钢板之间间隔 38mm 的空气阻燃层，柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。

涂层：柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气 及紫外线的



影响。

层板: 独有的镀锌层板, 防腐蚀防液漏, 层板具有 150 公斤承重力。独特的安全角度设计, 层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为 50mm。符合 EPA 要求。

隔板挂钩: 焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性, 不易损坏。 **板材:**

采用优质冷轧钢板, 增加强度, 防爆性能更好。

防漏液槽: 柜身底部 50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。



门锁：双门，手动，三点联动式门锁。

选配：可根据客户需要订制其他规格尺寸。

选配：可加配挂锁。

选配：建议客户在放置易挥发或有毒有害危险品，均可配置风机及专用气体泄漏报警装置；

选配：此种柜体内选配 PP 隔板及托盘，特殊通风设计进出风口装置，防止不同试剂之间的污染；

常见尺寸：

型号	容积（加仑）	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-FB-SV1	12	590	460	890	按空间需求定制
SRG-FB-SV2	30	1090	460	1120	按空间需求定制
SRG-FB-SV3	45	1090	460	1650	按空间需求定制
SRG-FB-SV4	60	860	860	1650	按空间需求定制

部分产品图：





6. 气瓶柜 SRG-QP-SV

框架: 采用宝钢 40mm*60mm*1.2mm 钢管烤漆焊接, 支撑整体架构使柜体以悬吊方式固定, 便于拆卸及调整配置, 表面以环氧树脂粉体烤漆处理, 依据 CNS2111. G2013-85 规范要求制作。

由顶板、底板、背板及侧板: 采独立单元组合而成为一个前端放的箱体, 各单元相互重迭, 嵌合已增加 结构强度。

侧板、背板、顶板及底板采用厚度为 1.2mm 宝钢优质钢板制作, 表面层经耐酸漆涂处理, 防酸碱及防锈。柜体底层设有可帮助钢瓶上落之钢板, 可翻开式。

五金及配件:

铰链: 采用钢制合页铰链。

门板把手: 采用具备双锁双钥匙的进口平面外拉式安全把手, 以符合危险品双重管制要求; 门锁为三向 插梢式, 插梢具自缩回弹功能。

防磨底垫: 于柜底铺设厚 6mm 及以上的实心倍耐板或 PP 板底垫, 以避免钢瓶与底部钢板直接摩擦造成漆面损伤。

活动式斜坡门坎: 门坎板采用厚 3mm 钢板制作, 表面以毛丝面处理。**门缝条:**

双开式门片间须装设门缝条。

固定架: 采用合金固定架及活动式钢瓶固定链, 采用铝合金模铸成形马鞍型固定座, 并以不锈钢螺丝固 定, 固定座上附有钢瓶固定扎带。

选配: 可根据客户需要订制其他规格尺寸。

选配: 可配置风机及专用气体泄漏报警装置;

常见尺寸:

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	备注
SRG-QP-SV	900	450	1800	按空间需求定制



部分产品图：



7. 密集柜 SRG-MJ-SV

底盘：焊接式底盘，钢性好，不变形，表面喷塑，出厂前安装校验调试，3mm 热轧板折弯，204 万向轴承 ϕ 20mm 短轴对接，中间以镀锌管连接，前端配以专用导向轴承，防倾斜装置。

立柱：1.2mm 厚上海宝钢 SPCC 冷轧板折弯成型，钢板符合 GB/T11253-89 的标准。材质为 SPCC、ST12 和 Q195-235，隔板、侧面板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距为 50mm。

搁板：1.0mm 上海宝钢 SPCC 冷轧板，隔板折弯厚度为 25mm，采用三次折弯工序，单面隔板上均匀承重 80KG，24 小时卸载后，无裂纹及永久变形。

密封装置：专业制造商生产的磁性密封条，并有防尘、防鼠装置。锁紧装置：每一列均可锁紧，每一组合可锁定。

传动机构：一体化传动机构出厂前装配校验精密加工链轮、间接传动、三次变速，采用摩托车链条。 **手柄：**自由离合器式折叠摇把或园盘式摇把，其结构棘轮自动挂档，停用后摇把可自行停于垂直位置。 **表面处理：**表面经磷化、酸洗、静电喷朔等十三道工序处理，进口德国德尔惠喷塑设备，采用上海幻影的热固性粉末，亚光静电喷朔。

地轨：采用 20*20mm 实心方钢，表面镀锌，背面面焊接，限位装置，3mm 导轨保护钢板表面喷塑。**安装要求：**轨道安装后，在任意 1m 长内，水平偏差 \leq 1mm，轨道之间对应点的水平偏差 \leq 1mm，每两条轨道之间的平行度偏差为 \leq 0.1-0.3MM 全长 \leq 2mm。

常见尺寸：

规格				技术参数					
结构型式	架宽	节距	架高	层数	层高	节数	架长	轨道数	搁板承重
双面活动架 (中列)	500mm	900mm	2400mm	5 层	380mm	2 节	1900mm	2 根	均载 \geq 80KG
	550mm			6 层	330mm	3 节	2800mm	2 根	
	600mm			7 层	280mm	4 节	3700mm	3 根	
	650mm			8 层	205mm	5 节	4600mm	3 根	
	700mm			12 层	155mm	6 节	5500mm	4 根	
	800mm					7 节	6400mm	4 根	
	350mm					8 节	7300mm	5 根	



单面边架 (侧列)	400mm			9 节	8200mm	5 根
	450mm			10 节	9100mm	6 根

附注说明:

- 1、摇把（控制按钮）距地面高度为 1000mm;
- 2、库房地面承重要求 $\geq 400\text{kg}/\text{m}^2$ ，达不到要求的，可采用工字钢或槽钢进行加固;
- 3、特殊情况可按客户要求定制;
- 4、我司可根据客户的档案库房平面图、档案资料的类型和客户的要求提供 CAD 平面设计方案。





本文档版权为上海鑫睿实验室设备系统有限公司所有，任何复制引用行为，请保留底部版权信息，感谢您对上海鑫睿实验室设备的支持与厚爱。

